

Betriebsanleitung

Wasserbad mit Einsatz für
Le Chatelier-Ringe
EN 196



1 Betrieb

1.1 Temperaturregelung / Einstellung des Thermostats

Das Gerät ist mit einem Präzisionsthermostat (Kapillarrohrthermostat) ausgestattet. Das Thermostat ist stufenlos von ca. 30° C bis zum Siedepunkt einstellbar. Ein zusätzliches Thermometer ist nicht erforderlich. Die eingestellte Temperatur wird automatisch geregelt.

Die eingestellte Temperatur ist erreicht, wenn die während des Aufheizens leuchtende Kontrolllampe zum ersten Mal erlischt. leuchtet während des Aufheizvorgangs löscht zum ersten Mal.

Am Ende der Betriebszeit und bei Betriebsunterbrechung den Temperaturwähler zurück auf AUS-Position stellen und den Netzstecker ziehen.

Das Wasserbad wurde entworfen und in Übereinstimmung mit EN 196 produziert.

Beim ersten Gebrauch kann Geruch entstehen, der sich nach kurzer Betriebsdauer verliert. Der Einkochautomat hat einen Inhalt von 27 Litern. Das Niveau der Flüssigkeit in dem Kocher darf 4 cm unterhalb des oberen Randes nicht übersteigen.

1.2 Hinweise zum Kochen

Der Siedepunkt des Wassers variiert in Übereinstimmung mit dem Atmosphärendruck und der Höhe der Lage.

Wenn das Thermostat zu hoch eingestellt ist, führt dies zu kontinuierlicher Erwärmung und damit zu einer starken Entwicklung von Dampf-, Verlust von Wasser in dem Gerät und darüber hinaus verschwendeter Energie.

Man kann die richtige Siedpunkteinstellung an dem Gerät leicht herausfinden, wenn Man wie folgt beschrieben vorgeht:

1. Drehen Sie die Temperaturwähler im Uhrzeigersinn ganz nach rechts, um den Kochvorgang einzustellen.
2. Warten Sie, bis das Wasser zu kochen beginnt.
3. Drehen Sie den Temperaturwähler langsam etwas nach links, bis die Kontrolllampe erlischt bzw. bis der Regler hörbar schaltet. Nach kurzen Zeit schaltet der Regler die Heizung wieder ein.

1.3 Technische Daten

Netzspannung: 230 V / 50 Hz / 2000 W
Inhalt: 27 Ltr.

2. Kundendienst

Auf die Richtigkeit dieser Betriebsanleitung wurde viel Sorgfalt verwendet. Es kann aber keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sie fehlerfrei ist oder bei technischen Änderungen die Angaben weiterhin zutreffen.

2.1 Ausgabedatum der Betriebsanleitung

7. Auflage
Sept 2016

2.2 Urheberrecht

Das Urheberrecht verbleibt bei der

TESTING Bluhm & Feuerherdt GmbH

Diese Betriebsanleitung ist nur für den Betreiber und dessen Personal bestimmt. Sie enthält Vorgaben und Hinweise, die weder

- vervielfältigt
- verbreitet oder
- anderweitig mitgeteilt werden dürfen.

Zuwiderhandlungen können strafrechtlich verfolgt werden.

2.3 Ersatzteilversorgung – Adresse

Bitte wenden Sie sich zur Klärung technischer Fragen sowie zur Ersatzteil-Versorgung direkt an folgende Anschrift:

TESTING Bluhm & Feuerherdt GmbH

Motzener Str. 26b
DE 12277 Berlin

Telefon:++49 / 30 / 710 96 45-0
Telefax: ++49 / 30 / 710 96 45-98
www.testing.de